


# MA-1B自动快速卡尔费休水分测定仪

[详细信息...](#)

自动快速水分测定仪			
货号:	1163752	品牌:	本昂仪器
单位:	台	重量:	
属性:			
详细资料:	<p>MA-1B自动快速卡尔费休水分测定仪突破了传统KF系列的水分测定仪技术，采用卡尔费休试剂为标准液的容量滴定法为分析原理，具备终点指示功能。MA-1B自动快速卡尔费休水分测定仪终点指示准确，使用方便，性能稳定，价格较低，有效替代传统手动目视KF-1及KF-1B型水分测定仪。</p> <p>MA-1B自动卡尔费休水分测定仪主机部分：电流表清晰的动态显示滴定过程；控制面板简单清楚的设计入手即会操作。</p> <p>电磁阀：采用进口材质制成，杜绝了普通电磁阀的漏液现象；突破了传统水分测定仪的手动滴定，实现了自动滴定，自动滴定速度调节。</p> <p>玻璃滴定管：采用德国玻璃制造工艺制成，清楚直观的看到滴定过程，滴定精度更精确。</p> <p>双铂金电极：由于卡尔费休试剂是强氧化性，强腐蚀性的介质，一般的金属和塑料都不能使用，所以卡尔费休水分测定仪的电极是铂金，铂金电极自动判断并显示反应终点。</p> <p>反应瓶：玻璃材质反应瓶杜绝了卡尔费休试剂或样品与试剂瓶反应的问题，保证了试验的准确性；同时能清楚直观的看到反应过程，一旦操作有误，可立即中断。</p> <p>MA-1B技术指标</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、测量范围：30×10<sup>-6</sup>~100%常用0.03~90%</li><li>2、相对标准偏差≤2%</li><li>3、电源电压：交流220±22V</li></ol> <p>应用行业： 制药、有机化工、无机化工、石油化工、化肥、农药、染料、涂料、食品饮料、表面活性剂、化妆品等。</p> <p>MA-1B突破哪些传统？</p> <p>测定简便迅速准确</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 测定方式有手动自动两种操作方法，使用电磁阀调节测定流量的大小，自动指示终点；</li><li>• 开始测定后，仪器根据水份含量自动调节快速滴定</li><li>• 终点自动锁闭装置，设有终点红灯指示；</li><li>• 自动排废装置，无须手动排除废液，使用安全方便；</li></ul> <p>MA-1B突破了传统水分仪的禁锢实现了自动滴定、自动滴定速度调节、自动终点停止、自动排废液等功能。大大提升了工作效率和实验安全。</p>		

--	--

	货号 1163752-0	型号 MA-1B	价格 0.00
--	-----------------	-------------	------------

关于我们技术服务网站地图联系方式联系我们版权说明

全国统一服务热线400-666-9217电话：021-61552601/61552602/61552603地址：上海市共和新路435号  
凯鹏国际大厦18楼G座E-mail：sales@ba17.com邮编：200070

[更多相关资料请点击访问...](#)